



Steril mintavételhez

Alfa Laval SB mikro mintavételi nyílás

Konceptió

A mikro mintavételi nyílás kis térfogatú aszeptikus és mikrobiológiai minták vételére szolgál tartályokból és csövekből.

Működési alapelv

A mintavételhez ki kell csavarni a zárósapkát és be kell szűrni egy 1 mm-es hipodermikus tűt a gumidugón keresztül.

A gumidugót csak a tartály üres és nyomáson kívüli állapotában szabad kicserélni. Ehhez ki kell csavarni a nyomócsavart, amíg ki nem oldódik a tartóból, és amíg a gumidugó ki nem oldódik. Ezután határozottan csavarja vissza a nyomócsavart.

Mintavétel előtt a dugót alkohollal kell fertőtleníteni. Mivel a gumidugó belső része érintkezik a tartály falával vagy a csőfelülettel, a tartály vagy a csövek tisztításakor automatikusan megtisztíttódnak.

Alapkialakítás

A mikro mintavételi nyílás egyszerű, egészségügyi kialakítású. A nyílásház csatlakozóként funkcionál, amelyet közvetlenül rá lehet hegeszteni a tartály falára vagy a csövekre. A gumidugót egy nyomócsavar és egy záródugó tartja a helyén.



MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet

Hőmérséklettartomány, szilikon: 1°C - 110°C

Hőmérséklettartomány, természetes gumi: . . 1°C - 90°C

Nyomás

Max. terméknyomás: 6 bar




FIZIKAI ADATOK

Anyagok

Termékkel érintkező

acélalkatrészek: EN 1.4404 (AISI 316L) 3.1 tanúsítvánnyal

Membrántömítések: Szilikon vagy természetes gumi

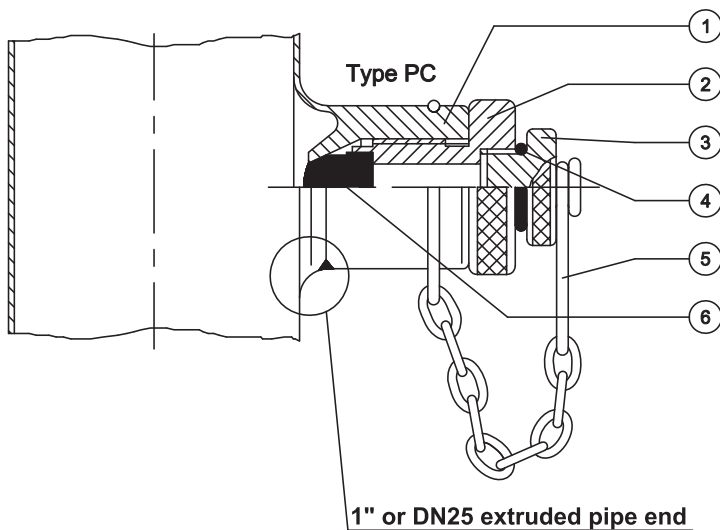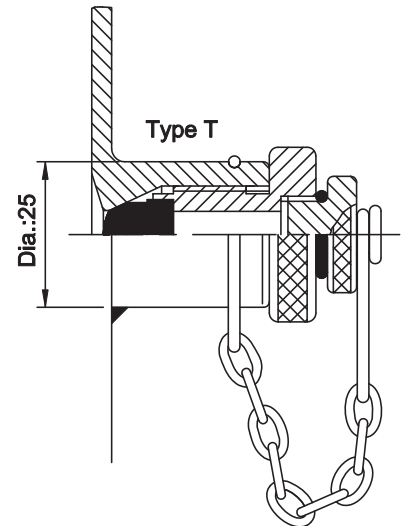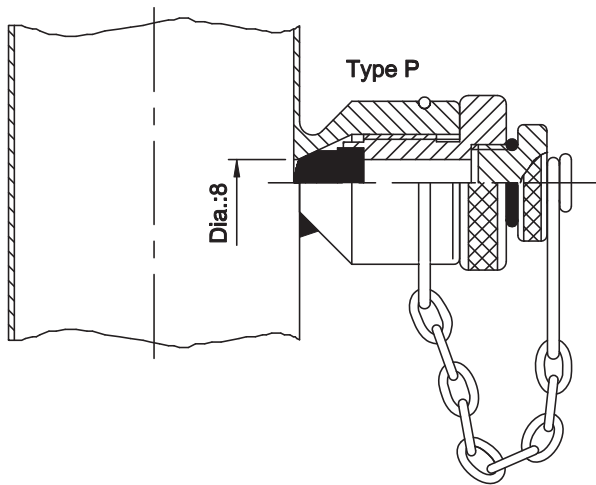

- Pos. 1 : Welding socket
 Pos. 2 : Press screw
 Pos. 3 : Closing cap
 Pos. 4 : O-ring
 Pos. 5 : Chain
 Pos. 6 : Rubber plug

A különféle típusú csatlakozók a következőképpen vannak felszerelve:

- A T-típusú csatlakozó a 25 mm tartály falára, egy átmérőjű nyílásra van hegesztve
- A P-típusú csatlakozó a csőre van hegesztve, egy 8 mm lukat kell fúrni
- A PC-típusú csatlakozó sajtoló 1" csővégre és DN25 méretre hegesztéshez rendelhető

Bár a jelen dokumentumban szereplő információk helytállóak a kiadás időpontjában, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB által bejegyzett és tulajdonában lévő védjegy.

ESE02916HU 1507

© Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetősége

Az elérhetőségi adatokat minden ország esetében folyamatosan frissítjük a weboldalunkon.
Kérjük, látogasson el a www.alfalaval.com címre,
ha közvetlenül szeretne hozzájutni a tájékoztatáshoz.